

# Kurzanleitung SISTO-C Membranwechsel

## Wechsel der Membrangrößen MD30 bis MD280




1.

- Sicherstellen, dass das Leitungssystem drucklos und entleert ist !!!
- Oberteil in Offenstellung bringen



2.

- Sechskantschrauben lösen
- Oberteil abnehmen

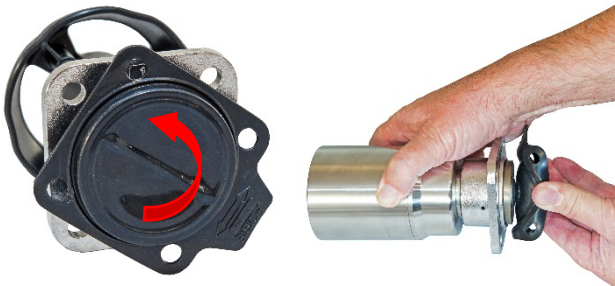

3.


- Oberteil in Geschlossenstellung bringen
- Alte Membrane ausschrauben



4.

- Abstützspirale wieder in das Oberteil einlegen

Hinweis: Oberteile mit Spiralabstützung, ab MD65!

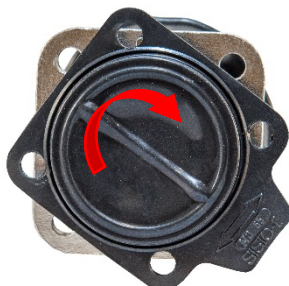

5.

- Neue Membrane bis zum Anschlag einschrauben
- Falls nötig, Membrane wieder lösen (max. 180°), niemals weiter einschrauben!

Hinweis: Einschraubtiefe auf nächster Seite unbedingt beachten!

# Kurzanleitung SISTO-C Membranwechsel

## Wechsel der Membrangrößen MD30 bis MD280



6.

- Einschrauben bis auf Anschlag



7.

- Durchflussrichtungspfeil beachten
- Der Dichtsteg der Membrane muss identisch mit dem Dichtsteg im Gehäuse sein



8.

### Handoberteil

- Oberteil in Offenstellung bringen bis die Membrane an der Haube anliegt  
→ nicht ganz öffnen!

- Position der Membrane kontrollieren
- Oberteil auf das Gehäuse montieren

### Pneumatikoberteil

- Oberteil in Offenstellung bringen
- Position der Membrane kontrollieren
- Oberteil auf das Gehäuse montieren



9.

- Sechskantschrauben über Kreuz gleichmäßig handfest einschrauben

10.

### Handoberteil

- Die Membrane muss, wie in Punkt 8 beschrieben, **geöffnet** sein

- Sechskantschrauben über Kreuz mit den in der Betriebsanleitung (0570.821) angegebenen Anzugsmomenten gleichmäßig anziehen.

### Pneumatikoberteil

- Oberteil in **Geschlossenstellung** bringen

- Sechskantschrauben über Kreuz mit den in der Betriebsanleitung (0570.821) vorgegebenen Anzugsmomenten gleichmäßig einschrauben

